

目次

ESMon2026 について2

 【動作確認済み OS】2

 【対応機種】2

 【追加機能】2

ESMon2026 の実行3

改定履歴.....4

ESMon2026 について

ESMon2026 は ESMon (EYELA Simple Monitor) と同等の機能を持つ、パソコンを使って EYELA 製品の通信制御を行うソフトウェアです。

本ソフトウェアは、Windows11 の OS に対応しています。

操作、機能に関しては、ヘルプファイルをご覧ください。

基本的操作は、以下に記述した追加機能以外 ESMon と変わりませんので ESMon の取扱説明書も参照してください。

【動作確認済み OS】

Windows11

【対応機種】

KCL-2000A/W

FLI-2000A/H/T/HT

FLI-2010A/H/T/HT

FLI-2010A-LED/H-LED/T-LED/HT-LED

LST-2000

LST-2010

PCC-7000

PCC-7000S

NTB-221

NCB-3100/3200/3300

DRC-2000

【追加機能】

ESMon2026 では、旧 ESMon に以下の機能を追加しています。

• DRC-2000 への対応

DRC-2000 の通信制御を行えるようになりました。

ESMon2026 の実行

① ZIP ファイル解凍

圧縮ファイル「ESMonVxxx. ZIP」の解凍後に、以下のファイルとフォルダが生成されます。

※xxx はバージョン番号

ファイル名	説明
ReadMe. pdf	このドキュメントです。
ESMon2026. EXE	ESMon2026 の実行ファイル
Help. chm	ESMon2026 のヘルプファイル ESMon2026. EXE を移動する場合は、このファイルも ESMon2026. EXE と同じフォルダに移動してください。

② ESMon2026 の起動

ESMon2026 は、インストール不要です。

実行ファイル「ESMon2026. EXE」をダブルクリックすると、ESMon2026 が起動します。

各種の操作、設定については、Help ファイルをご覧ください。

ESMon2026 を起動すると「ESMon2026. EXE」と同じフォルダに以下のファイルが生成されます。

ファイル名	説明
ESMon. INI	画面の表示位置や大きさ、各種のパラメータを保持する設定ファイル
ESMonLog. txt	運転開始・停止、アラーム、ノーマルモード時の本ソフトウェアからの設定値 変更などの履歴を記録するファイル

改定履歴

版	日付	内容	
1	2025/11/18	新規	