

簡易点検ガイド

~フロン類の漏えい点検~

簡易点検に関して

日常的に実施するフロン類の漏えい防止として、全ての機器 ユーザーに対して、使用する全ての冷凍機搭載製品について 「簡易点検」を四半期に1回以上行なうよう定められています。 機器ユーザーが自ら実施することが求められています。

機器ユーザーの皆様に実施していただく「簡易点検」は、原 則「目視」による点検であり、「安全で容易に目視ができる場 合」に限定しております。安全や機器の維持が確保できない 場合は、弊社にご依頼してください。

冷却水循環装置(クールエース)の簡易点検の方法



冷却温度

設定温度まで冷えない

- ・循環水量(少なくないか)
- ・冷媒の濃度が薄い(凍っていないか) ・周囲温度(35℃以上になってないか)
- ・冷凍機への熱負荷(大きすぎないか)
- フィルターの目詰まり

などの場合に設定した温度まで冷えな くなる状況が考えられます。




熱交換器

熱交換器の状態確認

点検筒所

- ・熱交換器の腐食、錆付き
- ・熱交換器のゴミの付着
- フィルターの目詰まり

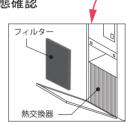





冷却水循環水槽

冷却コイル・循環水の状態確認

点検筒所

- ・冷却コイルの腐食、錆付き
- 冷却コイルから泡がでている
- ・循環水に油が混じっている
- ・循環水が凍っている

などの場合はガス漏れの可能性があり ます。



製品周囲の確認

点検箇所

- ・外観の腐食、油にじみ
- ・機器の異音、異常振動
- ・外観の破損

点検箇所	点検内容	判 定	結 果
冷却温度	設定温度まで冷えるか	設定温度()℃	
		周囲温度	
冷却水循環水槽	冷却コイルの状態確認	腐食・錆付き	
		ピンホール	
	循環水の状態確認	油が浮いていないか	
		凍っていないか	
熱交換器	熱交換器の状態確認	腐食・錆付き	
		ゴミの詰まり	
		フィルターの汚れ	
周囲外観	製品周囲の状態確認	外観の腐食・錆付き	
		機器の異音・異常振動	

お問合せ窓口

アイラ・修理サポートセンター **5** 0120-499-553



受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00